

اطلاعات فنی / کاربری تجهیزات

نام تجهیز	مدل تجهیز	شرکت سازنده	کشور سازنده	وضعیت کاربری
دیپ فریزر 80- درجه	JTUL300	ژال تجهیز	ایران	فعال × غیر فعال □

اطلاعات تکمیلی و ویژگی های اختصاصی تجهیز :

جنس بدنه خارجی ورق آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم در مقابل رطوبت و دما

جنس بدنه داخلی استن لس استیل 304

مجهز به اوراپراتور در تمام سطوح وان ، جهت یکنواختی دما

مجهز به دو کمپرسور جهت دمای اولیه و دمای ثانویه ولوهای پریشر جهت کنترل فشار و حرارت کمپرسورها

مجهز به اویل سپریتور، آکومولاتور و درایر.

مجهز به سیستم آلارم هشدار دهنده قابل تنظیم برای بالا رفتن دما

دارای ترموستات دیجیتال، جهت تنظیم دمای مورد نظر و تنظیم آلارم دستگاه

مجهز به تایمر، جهت دیفرانسیل الکتریکی در 24 ساعت

دارای درب اصلی با دو واشر مغناطیسی و درب داخلی

حوزه فعالیت / کاربرد :

این محصول جنبه های کاربردی متعددی در امر ذخیره سازی طولانی مدت مواد زیستی و زیست تکنولوژی در محیط تحقیقاتی ، مراکز پزشکی ، بیمارستان ها ، بانک های خون و آزمایشگاه های جرم شناسی دارند.

خلاصه نحوه کاربری تجهیز :

1. درب دستگاه دارای قفل و دستگیره درب میباشد. 2. قفل اصلی درب دستگاه را باز نمایید و دستگیره را به سمت چپ بکشید تا درب اصلی از حالت ضامن خارج شود. 3. سپس میتوان درب های داخلی را با چرخاندن دستگیره به سمت بالا (باز) یا پایین (بسته) باز و بسته نمایید. 4. کلید گردان در حالت 1 قرار داده دستگاه روشن میشود. 5. بعد از هر بار باز و بسته کردن درب از بسته شدن کامل درب اطمینان حاصل نمایید. 6. برای بیرون آوردن نمونه ها حتی الامکان درب دستگاه در کوتاهترین زمان بسته شود.

الزامات ایمنی جهت استفاده از تجهیز :

در صورت شنیدن صدای آلارم دستگاه به جدول شرح آلارم کاتالوگ مراجعه و رفع عیب نمایید. • لطفاً از باز و بسته کردن متوالی درب دستگاه در فواصل کوتاه خودداری نمایید.